

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	<b>T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ ETÜV KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TLM-EDF-003</b>
		Yayın Tarihi	<b>17.11.2023</b>
		Revizyon Tarihi	<b>02.01.2024</b>
		Revizyon No	<b>1</b>

## ETÜV KULLANIM TALİMATI

- Etüv cihazının fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.
- Cihazın ön panelinde bulunan *ON/OFF* düğmesini *ON* konumuna getirerek cihazı açınız.
- Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresini cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlayınız.
- İstenilen sıcaklığa gelindiğinde ısıtılacak olan numuneleri etüvün kapağını açarak içeri yerleştiriniz.
- Numuneleri ilgili deney kapsamındaki süre kadar etüvde beklettikten sonra etüvün kapağını açarak çıkartınız.
- *ON/OFF* düğmesini *OFF* konumuna getirerek etüvü kapatınız.