

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TLM-EDF-004
		Yayın Tarihi	17.11.2023
		Revizyon Tarihi	02.01.2024
		Revizyon No	1

HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI

- Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın arka tarafında bulunan su terazimde yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız
- Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir.
- On/off düğmesine basarak cihazı açılır.
- Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.
- Göstergenin sabitlenmesi beklenir.
- T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.
- Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.
- Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.