

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TLM-EDF-006
		Yayın Tarihi	17.11.2023
		Revizyon Tarihi	02.01.2024
		Revizyon No	1

MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI

- Cihazın bağlantıları kontrol edilir.
- Başlangıç düğmesine basarak cihaz açılır.
- Karışımı yapılacak çözelti hazırlandıktan sonra, çözelti kabına temiz manyetik balık atılır.
- Çözelti kabı manyetik karıştırıcının üzerine yerleştirilir.
- Cihaz üzerindeki düğmeler ile manyetik balığın dönüş hızını belirlemek için dönme hızı sıcaklık değeri ayarlanır.
- İşlem bitince cihaz kapatılır.