

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	<b>T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ TOUPCAM XCAM 1080P HD DİJİTAL MİKROSKOP KAMERASI KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TLM-EDF-013</b>
		Yayın Tarihi	<b>17.11.2023</b>
		Revizyon Tarihi	<b>02.01.2024</b>
		Revizyon No	<b>1</b>

## TOUPCAM XCAM 1080P HD DİJİTAL MİKROSKOP KAMERASI

- Gerekli kablo bağlantıları kurulduktan sonra cihaz ON/OFF düğmesinden açılır.
- Bilgisayarın ağ bağlantısı seçeneğinden kameraya ait ağ bağlantısı seçilerek eşleştirme gerçekleştirilir.
- Toupview uygulaması açılarak eşleştirme onaylanır.
- Mikroskopta ayırt edilen fosillerin fotoğraflama işlemi yapılır.
- Fotoğraflama işlemi bitirdikten sonra gerekli fotoğraf ayarları oluşturulur.
- Fotoğraflar kaydedilerek bilgisayar ortamına aktarılır.
- Cihaz ON/OFF düğmesinden kapatılır.