

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ OLYMPUS SZ61 4.5X MİKROSKOP KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TLM-EDF-012
		Yayın Tarihi	17.11.2023
		Revizyon Tarihi	02.01.2024
		Revizyon No	1

OLYMPUS SZ61 4.5X MİKROSKOP

- Cihazın ışığı ON/OFF düğmesinden açılır ve kullanıma hazır hale getirilir.
- Nesne tablasına petri içerisindeki sediman örneği yerleştirilir
- Sediman içeriğinin büyüklüğüne uygun olacak şekilde "x" büyültme değeri ayarlanır.
- Bir petri çubuğu yardımıyla sediman örneği incelenir.
- Gözlemlenen fosil ve diğer unsurlar not edilerek kullanım sonlandırılır.