

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ RETSCH ELEK KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TLM-EDF-010
		Yayın Tarihi	17.11.2023
		Revizyon Tarihi	02.01.2024
		Revizyon No	1

RETSCH ELEK MAKİNESİ

- Cihaz ON/OFF düğmesinden açılır
- Cihazın mesh değerleri adı içerisinde elek sıralaması yapılarak cihaza yerleştirilir.
- Eleklerin en üstündeki mesh 5 değerinde olan eleğe sediman örnekleri boşaltılır.
- Elek üstü kapatılarak cihaz hazır hale getirilir.
- Cihazın süre ve sallama şiddeti ayarlanarak eleme işlemi başlatılır.
- Belirlenen süre bitiminde cihaz kapatılarak elek seti cihazın üstünden alınır.
- Her mesh değerinde biriken örnekler ayrı ayrı temizlenir ve petrilere yerleştirilir.
- Petrilerde yer alan sediman örnekleri hassas terazide gramajı ölçülür.
- Örnek içerisinde bulunan sediman türleri ve fosilleri incelenmek üzere uygun ortamda korunmak suretiyle paketlenir.
- Elek cihazı kapatılır.