

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	<b>T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TLM-EDF-005</b>
		Yayın Tarihi	<b>17.11.2023</b>
		Revizyon Tarihi	<b>02.01.2024</b>
		Revizyon No	<b>1</b>

## SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

- Cihaz ON/OFF düğmesinden açılır.
- Cihazın kapağı açılır.
- Tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına yerleştirilir ve denge korunur.
- Santrifüjün süresi ve hızı ayarlanır.
- Santrifüjün kapağı kapatılır.
- İşlem başlatılır.
- İşlem bitince tüpler çıkarılır.
- Cihaz kapatılır.