

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	<b>T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ DENDROKRONOLOJİ LABORATUVARI TANK ZİMPARA MAKİNASI KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TLM-EDF-014</b>
		Yayın Tarihi	<b>17.11.2023</b>
		Revizyon Tarihi	<b>02.04.2024</b>
		Revizyon No	<b>1</b>

## TANK ZİMPARA MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

- **Tank zımpara makinasını çalıştırmadan önce;**
  - İş gözlüğünü (güvenlik gözlüğünü) takınız.
  - İş eldivenini takınız.
  - Toz maskesini takınız.
  - İş önlüğünü giyiniz.
  - Gürültü önleyici kulaklığı takınız.
- Tank zımpara makinasının elektrik fişini prize **takmadan** önce kullanılacak zımpara kâğıdını makinadaki ilgili yerine yerleştiriniz.
- Zımpara kâğıdı sıkıştırma/germe kolunu kapatınız.
- Tank zımpara elektrik fişini prize takınız.
- Tank zımpara makinasını çalışma düğmesine basarak çalıştırınız.
- Örneği (ahşap örneği veya artım kalemi) dikkatlice zımparalayınız.
- Zımparalama işlemini bitirdikten sonra tank zımpara makinasını düğmesinden kapatınız.
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Tank zımpara makinasını temizleyiniz.
- Tank zımpara makinasını Dendrokronoloji Laboratuvarındaki yerine koyunuz.