

 "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"	<b>T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ pH METRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TLM-EDF-009</b>
		Yayın Tarihi	<b>17.11.2023</b>
		Revizyon Tarihi	<b>02.01.2024</b>
		Revizyon No	<b>1</b>

## pH METRE CİHAZI KULLANIM TALİMATI

- Cihaz pH, potansiyel ölçümü için kullanılır.
- Belli pH'daki tampon çözeltilerle cihaz kalibre edilir.
- Cihaz ON/OFF düğmesinden açılır. CAL tuşuna basılır ve ekranda AutoCal yazısı örülür.
- Temiz, kurulanmış pH elektrodu ilk tampon çözeltisinin içine batırılır; RUN ENTER tuşuna basılır ve ölçüm yapılır ve elektrod ilk tampon çözeltiden çıkarılır, destile su ile yıkanır, kurulanır 2. tampon çözeltisine daldırılır. ENTER tuşuna basılır. ve ölçüm yapılır ve elektrod ikinci tampon çözeltiden çıkarılır, destile su ile yıkanır, kurulanır.
- İki noktada kalibrasyon işlemi biter. pH ölçümünü yapmak için ekranda pH örülene dek tuşa basılır. Yıkanmış kurulanmış elektrod örnek çözeltisine daldırılır. pH değeri ekrandan okunur.